



- 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
- РЕФЕРЕНТНЫЙ МЕТОД  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ



УСТАНОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ  
ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ АС Zh-8

**ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  
ВЛАЖНОСТИ**  
**НА УРОВНЕ ЭТАЛОННОЙ  
ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКИ**



## АСЭШ-8

### ● АКТУАЛЬНОСТЬ

Устаревшее лабораторное оборудование не отвечает современным техническим требованиям и стандартам. Эта проблема чётко сформулирована учёными ВНИИЗ Штейнберг Т.С. и Леоновой Т.А. в статье «Методы измерения влажности зерна и зернопродуктов», в которой вынесен, по сути, вердикт «морально устаревшему шкафу СЭШ-ЗМ», а в заключении констатируется, что «...необходимо срочно заменить морально устаревшее оборудование на приборы нового поколения...»

### ● ИСТОРИЯ

Процесс создания инструмента, адаптированного к работе по отечественным и зарубежным методикам определения влажности проводился в тесном содружестве с сотрудниками лаборатории метрологии влагометрии и стандартных образцов Уральского научно-исследовательского института метрологии.

Первые версии установок АСЭШ-4 и АСЭШ-12 мы представили в 2010 году. По инициативе УНИИМ, с целью расширения области применения, в 2014 году приборы были незначительно технически доработаны и внесены в Госреестр РФ, как установки измерительные воздушно-тепловые АСЭШ-8.

### ● ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Установки АСЭШ соответствуют требованиям российских и европейских стандартов, которые регламентируют термогравиметрический (воздушно-тепловой) метод определения массовой доли влаги.

АСЭШ позволяет измерить содержание влаги практически в любом продукте или материале, для которого применим термогравиметрический метод:

- Продукция растениеводства, сельского и лесного хозяйства
- Продукция мясной, молочной, рыбной, микробиологической промышленности
- Целлюлоза, картон, бумага
- Продукция медицинского назначения
- Материалы строительные
- Грунты, почвы и т.д.



Лаборатория ФГБУ «ЦОКЗ», г. Казань



Производственно-техническая лаборатория  
«АгроТерра»



## ● ЭТАЛОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Впервые к процедуре определения влажности применен комплексный подход, позволяющий производить измерения на уровне эталонных вакуумных установок.


АСЭШ используются в метрологической практике ЦСМ для градуировки, поверки и калибровки приборов для измерения влажности.



## ● КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ

### ► УПРАВЛЯЙТЕ ПРОЦЕССОМ СУШКИ ОБРАЗЦОВ С ПОМОЩЬЮ ПК


- Параметры процесса высушивания проб задаются автоматически, согласно заранее выбранной методике

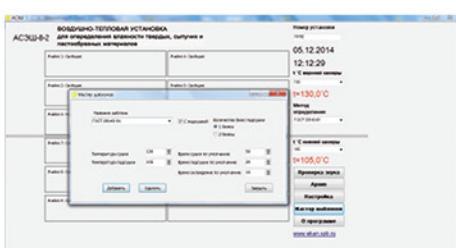


- Все текущие процессы (подсушка, сушка, охлаждение) и параметры (температура, время) отображаются в одном окне



- Информация о произведённых измерениях фиксируется при помощи специального устройства, соединяющего электронные весы и установку АСЭШ с ПК

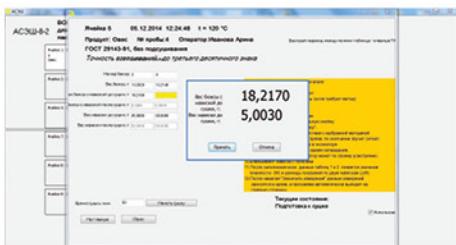

- Результаты рассчитываются автоматически и заносятся в архив

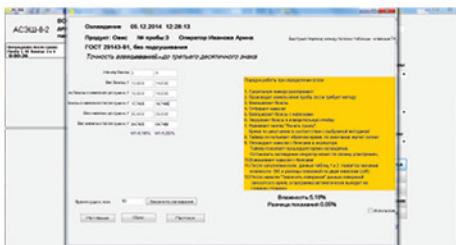



► КОНТРОЛИРУЙТЕ ОКОНЧАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ОБРАЗЦОВ ДИСТАНЦИОННО

**АСЭШ** оборудованы встроенными таймерами, способными не только информировать оператора о времени окончания процесса, но и передавать эту информацию на компьютер и мобильные устройства, например, сотовый телефон, через мобильное приложение «АСЭШ таймер».

Приложение устанавливается на любой смартфон бесплатно.

● НЕЗАВИСИМЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОДНОВРЕМЕННО

Установки имеют два исполнения:

**АСЭШ-8-1** и **АСЭШ-8-2**.

Исполнение АСЭШ-8-2 отличается наличием двух независимых сушильных камер, двух блоков установки и регулирования температур, что обеспечивает возможность проведения независимых измерений в двух камерах одновременно.



ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АСЭШ-8-1	АСЭШ-8-2
Количество сушильных камер	1	2
Количество независимых ячеек	8	12
Общая вместимость шкафа	16 бюкс	24 бюксы
Средняя продолжительность разогрева шкафа, мин.	30	
Вентиляция	естественная	
Диапазон измерений массовой доли влаги, %	от 0,5 до 80	
Диапазон рабочих температур, °C	от 45 до 160	
Погрешность установления и поддержания температуры в рабочей зоне, °C, не более	2,0	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, %	±0,5	
Потребляемая мощность, В/А, не более	1200	
Габаритные размеры, мм	700×300×300	750×300×300
Масса, кг	29	34



ekan.spb.ru, info@ekan.spb.ru  
г.Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.22  
+7 (812) 986-23-55, +7 (812) 556-91-13